Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Laboratórios Avançados de Física

RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA

J. Schneider

Introdução

A Ressonância de Spin Eletrônico (RSE) ou Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) é um ramo da espectroscopia, na região das microondas, a qual estuda a absorção de radiação eletromagnética por materiais contendo átomos ou moléculas com um elétron não emparelhado, em presença de campos magnéticos estáticos externos. Nesta situação, o momento angular de spin eletrônico total dos átomos ou moléculas é S > 0 e o material se comporta como paramagnético. A absorção de energia do campo eletromagnético acontece de maneira ressonante, induzindo transições entre os auto-estados Zeeman dos elétrons não emparelhados. O fenômeno da RPE não acontece em materiais onde todos os elétrons estão emparelhados, devido ao Principio de Exclusão de Pauli. Substâncias ativas do ponto de vista da RPE são, por exemplo radicais orgânicos livres, íons de metais de transição, metais, cristais com defeitos, etc..

Interação dos momentos magnéticos elementares com campos magnéticos estáticos: Efeito Zeeman

Para descrever a interação de um sistema de elétrons não emparelhados, pertencentes a átomos ou moléculas diferentes, com um campo magnético estático externo \vec{H}_0 , é necessário considerar que cada elétron possui um momento magnético \vec{n} diretamente proporcional aos momentos angulares de orbital e de spin

$$\vec{m} = -\frac{m_b}{\hbar} \left[\vec{L} + 2\vec{S} \right]$$

onde \mathbf{m}_{b} é o magnéton de Bohr e \vec{L} e \vec{S} são os operadores momento angular orbital e spin do elétron [1-4]. Consideraremos a separação dos níveis de energia eletrônicos de cada átomo ou molécula devido unicamente à interação de $\vec{\mathbf{m}}$ com o campo magnético externo:

$$E_z = -\vec{m} \bullet \vec{H}_0 = -m_H H_o$$

Considerando que o campo externo não é o suficientemente intenso para quebrar o acoplamento spin-órbita [1], os vetores \vec{L} , $\vec{S} e \vec{m}$ precessarão rapidamente ao redor da direção

definida pelo momento angular total $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$. A componente de \vec{m} ao longo da direção de \vec{J} é:

$$\boldsymbol{m}_{J} = \boldsymbol{m} \frac{\boldsymbol{\vec{m}} \bullet \boldsymbol{\vec{J}}}{\boldsymbol{m} J} = -\frac{\boldsymbol{m}_{b}}{\hbar} \frac{\left(\boldsymbol{\vec{L}} + 2\boldsymbol{\vec{S}}\right) \bullet \left(\boldsymbol{\vec{L}} + \boldsymbol{\vec{S}}\right)}{J}$$

Por sua vez, a projeção de $\vec{\mathbf{n}}$ na direção do campo magnético é obtida de:

$$\boldsymbol{m}_{H} = \boldsymbol{m}_{J} \, \frac{\mathbf{\overline{J}} \bullet \mathbf{\overline{H}}_{o}}{J B_{o}} = \boldsymbol{m}_{J} \, \frac{J_{z}}{J}$$

Combinando estas expressões é possível escrever para a energia magnética:

$$E_{Z} = \frac{\mathbf{m}_{b} H_{o}}{\hbar} \frac{(3J^{2} + S^{2} - L^{2})}{2J^{2}} J_{z}.$$

Para uma dada configuração de números quânticos *j*, *s* e *l*, as grandezas J^2 , S^2 e L^2 tomam respectivamente os valores $j(j+1)\hbar^2$, $s(s+1)\hbar^2$ e $l(l+1)\hbar^2$ e a energia Zeeman pode ser rescrita da seguinte maneira:

$$E_{Z} = \mathbf{m}_{b} H_{o} g m_{i}$$

onde o fator g de Landé é definido como:

$$g = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}$$

Para cada configuração de números quânticos l, s e j o desdobramento Zeeman, devido aos diferentes valores de m_j , será diferente devido à presença do fator de Landé. Para o caso de um elétron em um estado S temos l = 0 e j = s = 1/2, resultando g = 2. A energia Zeeman é rescrita definindo a razão magnetogirica do elétron $\mathbf{g} = g \mathbf{m}_b / \hbar$ como

$$E_{Z} = \boldsymbol{g} H_{o} \hbar m_{j}.$$

Portanto, existirão dois níveis de energia associados aos estados $m_j = 1/2$ e $m_j = -1/2$, sendo a freqüência de transição entre eles $\mathbf{w}_0 = \mathbf{g} H_0$. Para magnitudes de campo H_0 produzidos usualmente em laboratórios (da ordem de alguns Tesla) $\mathbf{n}_0 = \mathbf{w}_0/2\pi$ resulta ser da ordem de GHz [3,4].

Paramagnetismo estático

Considerando um sistema de *N* elétrons por unidade de volume, que não interagem entre si, existirão populações N^+ e N^- associadas ao número de elétrons nos níveis de energia $m_j=\pm 1/2$. Para uma amostra em equilíbrio termodinâmico a temperatura *T*, a relação entre as populações é

$$\frac{N^{-}}{N^{+}} = e^{-\frac{\hbar w_{0}}{kT}} .$$
 (1)

Nos experimentos de RPE a grandeza observável é a magnetização total resultante da soma dos vetores \vec{m} correspondente a cada elétron não emparelhado, em íons ou moléculas:

$$\vec{\mathbf{M}} = 1/V \sum_{i} \vec{m}_{i}$$

Para a temperatura ambiente, á possível verificar a partir de (1) que existirá uma pequena diferença entre as populações N^+ e N. Portanto, existe uma magnetização macroscópica por unidade de volume na direção do campo H₀:

$$M_{z} = 1/V \sum_{i} m_{z_{i}} = \frac{g \hbar}{2} [N^{-} - N^{+}].$$
(2)

Mediante a aplicação de um campo eletromagnético oscilante à freqüência w_0 podem ser induzidas transições que causam a modificação dos valores de equilíbrio de N^+ e N. De acordo com (2) este processo pode ser detectado através da medida da grandeza M_z ou da variação da energia total E_z do sistema

$$E_z = -M_z H_0 = -\frac{g\hbar}{2}B_0 [N^- - N^+].$$

Equações de movimento para a magnetização: Equações de Bloch.

O conhecimento da evolução do vetor \vec{M} , na presença de campos magnéticos estáticos e oscilantes, é importante para interpretar o resultado de experimentos de RPE e eventualmente obter informação da física do material estudado. Rigorosamente, o problema consiste em obter os autoestados da Hamiltoniana Zeeman (mais os termos perturbativos pertinentes para um sistema em particular) e calcular o valor esperado de \vec{M} . Porém, existe uma descrição clássica simples que prediz exatamente o comportamento de \vec{M} em muitas situações de interesse. Trata-se do sistema de equações fenomenológicas propostas por Félix Bloch em 1946, logo após a descoberta do fenômeno da ressonância magnética [2,5]. Três aspectos físicos são considerados para estabelecer estas equações:

(a) Em presença de um campo estático a magnetização \vec{M} experimenta um torque perpendicular ao plano de \vec{M} e \vec{H} , portanto:

$$\frac{d\mathbf{M}}{dt} = \mathbf{g} \; \vec{\mathbf{H}} \times \vec{\mathbf{M}} \; .$$

O movimento resultante é a precessão clássica de Larmor ao redor de \vec{H} com freqüência $w_0 = g H$. É importante destacar que esta freqüência coincide com o resultado quântico para a freqüência de transição entre os níveis Zeeman do sistema de elétrons.

(b) Em equilíbrio termodinâmico \vec{M} e \vec{H}_0 são estritamente paralelos, não existindo componentes M_x e M_y no plano perpendicular a campo \vec{H}_0 . Portanto, partindo de um estado inicial com o vetor \vec{M} não paralelo ao campo devem existir processos irreversíveis que levam o sistema ao estado final $M_x = M_y = 0$. Esta evolução (ou *relaxação*) é proposta ser do tipo exponencial com constante caraterística T₂:

$$\frac{d\mathbf{M}_{X}}{dt} = -\frac{1}{T_{2}} \,\vec{\mathbf{M}}_{X} \qquad \frac{d\mathbf{M}_{Y}}{dt} = -\frac{1}{T_{2}} \,\vec{\mathbf{M}}_{Y}$$

Estes processos não mudam o valor da energia Zeeman do sistema de spins eletrônicos, pois somente modificam as componentes de \vec{M} perpendiculares ao campo externo. É por este motivo, T_2 é chamado de *tempo de relaxação spin-spin*, e caracteriza a escala de tempos de processos de transferência de energia *internos* do sistema de spins.

(c) Finalmente, é proposto outro processo exponencial que em ausência de forças externas leva à componente M_z ao valor de equilíbrio termodinâmico previsto pela Lei de Curie: $M_0 = N \gamma^2 S(S+1)/3kT$. Este processo esta caraterizado por uma constante de tempo exponencial T_1 chamada *tempo de relaxação spin-rede*:

$$\frac{d\mathbf{M}_{z}}{dt} = \frac{1}{T_{1}} \left(\vec{\mathbf{M}}_{0} - \vec{\mathbf{M}}_{z} \right) \; .$$

Processos de relaxação spin-rede envolvem variação da energia total do sistema de elétrons, uma vez que modificam o valor da projeção de \vec{M} em relação ao campo externo. A transferência de energia é realizada para os graus de liberdade *externos* ao sistema de spins, que são chamados genericamente de "rede".

Considerando todos estes processos atuando simultaneamente as equações de Bloch resultam:

$$\frac{d\vec{\mathbf{M}}_{X}}{dt} = \boldsymbol{g} \left[\vec{\mathbf{H}} \times \vec{\mathbf{M}} \right]_{X} - \frac{1}{T_{2}} \vec{\mathbf{M}}_{X}$$
$$\frac{d\vec{\mathbf{M}}_{Y}}{dt} = \boldsymbol{g} \left[\vec{\mathbf{H}} \times \vec{\mathbf{M}} \right]_{Y} - \frac{1}{T_{2}} \vec{\mathbf{M}}_{Y}$$
$$\frac{d\vec{\mathbf{M}}_{Z}}{dt} = \boldsymbol{g} \left[\vec{\mathbf{H}} \times \vec{\mathbf{M}} \right]_{Z} + \frac{1}{T_{1}} \left(\vec{\mathbf{M}}_{0} - \vec{\mathbf{M}}_{Z} \right)$$

4

Solução das equações de Bloch em presença de um campo magnético oscilante: susceptibilidade magnética

Para se observar o fenômeno da RPE, é preciso excitar o sistema de elétrons com um campo magnético oscilante, na freqüência w próxima da ressonância ω_0 , com a finalidade de induzir as transições entre os níveis Zeeman. A absorção de energia do campo pela amostra é máxima exatamente na condição de ressonância. A forma mais simples de produzir um campo magnético oscilante é colocando à amostra dentro de um solenóide excitado harmonicamente. O campo no interior do solenóide varia periodicamente com o tempo com direção ao longo do eixo da bobina $\vec{H}_1 = H_1(t)\hat{x}$, suposto perpendicular ao campo magnético estático $\vec{H}_{0} = H_{0}(t)\hat{z}$. Depois de aplicado o campo \vec{H}_{1} é atingido um estado estacionário no qual a energia do sistema é constante e portanto $\frac{d\bar{M}_z}{dt} = 0$. Colocando nas equações de Bloch o campo total $\vec{H} = \vec{H}_0 + \vec{H}_1$ e introduzindo a condição $\frac{d\dot{M}_Z}{dt} = 0$ é possível resolver o sistema e obter uma relação entre as componentes transversais M_x , M_y e \vec{H}_1 . Analisando o resultado é possível também identificar a susceptibilidade magnética do sistema de spins em função da freqüência. Esta grandeza física é a mais conveniente para caraterizar o fenômeno da RPE do ponto de vista experimental do que as próprias componentes de \vec{M} . Representando o campo magnético variável e as componentes da magnetização em forma complexa, é definida a susceptibilidade complexa c = cc- *icc* como:

$$M_{\rm x}^{\rm C} = \chi H_1 \exp(i \omega t)$$

onde $M_x = \text{Re}\{M_x^C\}$. A susceptibilidade carateriza a resposta do sistema (a grandeza M_x) à excitação aplicada (o campo H_1), em função da freqüência da excitação. Resolvendo as equações de Bloch é obtido

$$M_{x} = \frac{\boldsymbol{c}_{0} \, \boldsymbol{w}_{0} \, T_{2}}{2} \, \frac{T_{2} \, (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_{0}) \, 2H_{1} \cos(\boldsymbol{w}t) + 2H_{1} \sin(\boldsymbol{w}t)}{1 + T_{2}^{2} \, (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_{0})^{2} + \boldsymbol{g}^{2} H_{1}^{2} \, T_{1} \, T_{2}}$$

com as componentes de susceptibilidade dadas por:

$$\boldsymbol{c}' = \frac{\boldsymbol{c}_{0} \, \boldsymbol{w}_{0} \, T_{2}}{2} \, \frac{T_{2} \, (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_{0})}{1 + T_{2}^{2} \, (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_{0})^{2} + \boldsymbol{g}^{2} H_{1}^{2} \, T_{1} \, T_{2}}$$
(3)
$$\boldsymbol{c}'' = \frac{\boldsymbol{c}_{0} \, \boldsymbol{w}_{0} \, T_{2}}{2} \, \frac{1}{1 + T_{2}^{2} \, (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_{0})^{2} + \boldsymbol{g}^{2} H_{1}^{2} \, T_{1} \, T_{2}}$$

Absorção ressonante: espectro de RPE

A susceptibilidade permite calcular a energia absorvida do campo pelo sistema. Em nosso caso, considerando a média sobre um período de oscilação de H_1 , a potência absorvida é:

$$P = \frac{\boldsymbol{w}}{2\boldsymbol{p}} \int_{0}^{2\boldsymbol{p}/\boldsymbol{w}} \operatorname{Re}\left\{\left|\frac{dE}{dt}\right|\right\} dt = \boldsymbol{w} \boldsymbol{c}'' \boldsymbol{H}_{1}^{2}.$$

A parte imaginária da susceptibilidade é diretamente proporcional à potência absorvida. A função $P(\mathbf{w})$ é o *espectro* de RPE associado ao sistema de elétrons. Considerando a expressão (3) na condição de campos H_1 fracos, onde $\mathbf{g}^2 H_1^2 T_1 T_2 \ll 1$, resulta:

$$P = \frac{\boldsymbol{c}_0 \ T_2 \ H_1^2}{2} \frac{\boldsymbol{w}_0 \boldsymbol{w}}{1 + T_2^2 \ (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_0)^2}.$$

Em função de w, ccp possui um máximo em $w = w_0$ e uma largura total a media altura $2/T_2$. Portanto o parâmetro T_2 determina que a largura espectral da ressonância é *finita* e, portanto, a absorção de energia acontece para freqüências da excitação levemente diferentes de w_0 . Ainda, cc pode ser considerada como função de w_0 para uma freqüência de excitação fixa w. Assim, variando lentamente a intensidade do campo estático H_0 existirá um máximo de absorção para $w_0 = w$.

Medida do espectro de RPE

Consideremos a bobina de indutância L_0 onde é inserida a amostra paramagnética. Devido à susceptibilidade do material, o valor da indutância muda para

$$L = L_0 \left[1 + 4 \boldsymbol{p} \ \boldsymbol{c}(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{w}_0) \right].$$

A impedância total do sistema, considerando a resistência interna R_0 da bobina sem amostra, é:

$$Z = (R_0 + \boldsymbol{w} L_0 4 \boldsymbol{p} \boldsymbol{c''}) + i(\boldsymbol{w} L_0 + \boldsymbol{w} L_0 4 \boldsymbol{p} \boldsymbol{c'}).$$

Portanto, pelo fato de c'' ser diferente de zero aparece uma contribuição adicional na componente resistiva da impedância do circuito [2,5]. Este aumento na dissipação no circuito está vinculado à absorção de energia pelo sistema de elétrons não emparelhados existentes na amostra. Excitando o circuito na freqüência w fixa, e variando lentamente w_0 é possível detectar a ressonância através da medida da potência dissipada no circuito.

Na Fig. 1 está representada a montagem experimental para detecção de RPE. O campo magnético H_0 é produzido por um par de bobinas de Helmholtz alimentadas por uma fonte.

Esta fonte fornece um nível de tensão contínua regulável, mais uma tensão alternada superposta de baixa freqüência. Desta forma é obtida uma varredura do campo magnético na bobina ao redor do valor H_0 correspondente à componente contínua da corrente. Este sinal é injetado no canal X do osciloscópio. Por outro lado, um gerador de radio freqüência fornece uma corrente alternada sobre a bobina porta-amostra, gerando o campo alternado $H_1(t)$ para a excitação de transições no sistema de elétrons. A freqüência é fixa, podendo ser regulada e medida no display da fonte. Ao mesmo tempo, o circuito fornece um sinal proporcional à potência dissipada na bobina, que é injetado no canal Y do osciloscópio.

Com o osciloscópio operando em modo X-Y é possível observar o sinal que é proporcional à potência absorvida em função da freqüência w_0 . Para w_0 próximo a w, será observado um pico simétrico, correspondente à ressonância dos elétrons não emparelhados da amostra. O controle de fase da tensão de varredura do campo H_0 permite sincronizar o início da varredura com o disparo do osciloscópio. A fase deve ser ajustada de maneira de observar uma única linha de ressonância sobre a tela do osciloscópio. A posição central da varredura corresponde com a freqüência indicada no display.

Como amostra é utilizado o sal orgânico difenil-picrilo-hidracilo (DFPH), cuja estrutura é mostrada na Fig. 2. No estado fundamental, a molécula deste composto possui um elétron não emparelhado fornecido por um dos átomos de nitrogênio. Este material é freqüentemente utilizado como padrão de calibração em RPE devido a apresentar uma linha de ressonância muito estreita e intensa [3,4].

Objetivos propostos

1 - Detecção do sinal de RPE do DFPH.

2 - Determinação da relação entre H₀ e a freqüência de ressonância.

3 - Determinação da razão magnetogírica do elétron não emparelhado da molécula de DFPH.

4 - Estimação da largura de linha do sinal de RPE do DFPH e do tempo de relaxação spinrede $T_{\rm 2}.$

Problemas e questões:

1 - Que acontece com a linha de ressonância se a bobina com a amostra for retirada da posição central do par de Helmholtz? Como seria afetada a medida de T_2 ?

2 - Que é a estrutura hiperfina das linhas de RPE?

3 - Os espectrômetros de RPE comerciais operam com valores de campos H_0 que determinam freqüências de ressonância da ordem de GHz. Quais seriam as vantagens de operar nesta faixa de freqüência?

4 - A RPE é aplicada freqüentemente ao estudo de sólidos e líquidos. Quais seriam as dificuldades no caso de amostras gasosas?

Referências:

[1] Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas, R. Eisberg & R. Resnick, Editora Campus, 1979

[2] Paramagnetic Resonance: An Introductory Monography, G. E. Pake, W. Benjamin Inc, 1962

[3] An Introduction to Electron Paramagnetic Resonance, M. Bersohn & J. Baird, W. Benjamin Inc, 1966

[4] Experiments in Modern Physics, Adrian Melissinos, Academic Press, 1966.

[5] Principles of Nuclear Magnetic Resonance, C. P. Slichter, Springer Verlag, 1993



Figura 1: Esquema do sistema Leybold para detecção do sinal de RPE. (a): par de bobinas de Helmholtz para gerar o campo H_{θ} . (b) bobina solenoidal para gerar o campo de radio freqüência (r.f.) H_1 , para induzir transições entre os estados Zeeman. (c) Gerador de r.f. e medidor de potência dissipada. (d) Fonte de tensão para as bobinas de Helmholtz, com controle do nível de DC e amplitude AC de modulação, para obter a varredura em H_0 .



Figura 2: Esquema da molécula de difenil-picril hidracilo (DFPH), $(C_6H_5)_2N-NC_6H_2(NO_2)_3$, indicando o "sítio" do elétron não emparelhado.